

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN KỸ THUẬT SJ



### Hướng dẫn sử dụng vận hành cân phân tích SJ320CE

(CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu hãng).

- Cân phân tích SJ do SHINKO DENSHI sản xuất tại Nhật Bản MADE IN JAPAN được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh phân phối.

#### Các bước chuẩn bị thiết bị.

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Sử dụng đúng nguồn điện.
- Chỉnh bọt nước cân cho thẳng bằng.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

#### Hướng dẫn cách cân.

- Mở cân bằng cách nhấn phím **On/Off**, chờ khi cân hiển thị 0.00 g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

### Trừ Bì.

- Khi cân ở trạng thái 0.00 g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím **Zero/Tare** cân tự động trừ bì và hiển thị 0.00 g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.
- Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **Zero/Tare** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt cân.

### Ý nghĩa các phím chức năng.

- Phím **On/Off**: Dùng tắt mở cân.
- Phím **Print**: phím in (chỉ sử dụng khi dùng máy in).
- Phím **Set**: phím cài đặt chương trình cân.
- Phím **Function**: phím chuyển đổi đơn vị cân, khi nhấn phím này cân sẽ chuyển các đơn vị g, tL, %, PCS.
- Phím **Zero/Tare**: Phím trừ bì và xóa về 0.

### Đèn báo.

Khi đèn báo sáng ở đâu thì cân hiển thị ở đó.

1. Đèn báo STABLE cân đang ở chế độ ổn định.
2. Đèn báo ZERO cân đang ở chế độ 0 tải, cân đang ở chế độ trừ bì.
3. Đèn báo g: Cân đang ở đơn vị “g”
4. Đèn báo tL.T: Cân đang ở đơn vị “tL.T” là đơn vị ngành vàng.
5. Đèn báo %: Cân đang ở đơn vị “%”
6. Đèn báo PCS: Cân đang ở đơn vị “đếm”.

### Hướng dẫn hiệu chuẩn

- Chuẩn bị quả cân F1 tương ứng với cân cần hiệu chuẩn.
- Mở Cân từ 10 đến 15 phút
- Khi mở cân trạng thái cân sẽ về 0.00 g, nhấn và giữ phím **Function** cho khi cân hiện thị **CAL** thì thả ra.
- Nhấn đồng thời phím **Function** và phím **Zero/Tare**, sau đó thả liền ra.
- Cân phân tích SJ320CE xuất hiện **On-0**. Đợi cho cân về **On 5**, đặt quả F1 100g hoặc 200g (nếu có quả F1 200g thì tốt không thì 100g) lên cân.
- SJ tự động chuẩn và hiển thị đúng giá trị mà ta bỏ lên 100.00 g hoặc 200.00 g lúc này cân đã hiệu chuẩn xong.
- Nhấn phím **[On/Off]** tắt nguồn cân, mở cân lại bằng phím **[On/Off]** kiểm tra lại xem cân hiệu chuẩn đúng chưa, bằng cách bỏ quả cân vừa hiệu chuẩn lên cân để kiểm tra lại nếu đúng thì cân hiệu chuẩn thành công.
- Vào chế độ cân bình thường.

### Bảo quản:

- Tắt nguồn khi không sử dụng, đóng gói cân khi không sử dụng trong thời gian dài, để nơi khô ráo và xa tầm tay trẻ em.

### Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.

- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.
- Khi có sự cố vui lòng liên hệ điện thoại: (028) 62.888.666 di động 0915.999.111 địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

